

Exaktes Wiegen




Allgemeines

Diese Waage wiegt sehr exakt und ist daher äußerst empfindlich. Zum Wiegen braucht man also Ruhe und Geduld um jede denkbare Erschütterung und Verschmutzung zu vermeiden.

Der **Wägetisch** wird möglichst **nicht berührt**.

Die **Waage** wird **nicht verschoben**, denn sie **muss waagrecht** stehen. Nivelliert wird nur bei Bedarf mit den beiden vorderen Stellfüßen, wobei in der Regel mehrere Nivellierschritte notwendig sind.

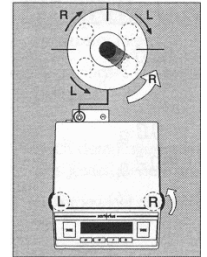

Grundfunktion Wägen

1. Waage einschalten.
2. **Selbstdiagnose abwarten**, bis „0,00 g“ angezeigt werden, sonst verstellt sich die Eichung.
3. **Behälter** für Wägegut auflegen.
4. Waage tarieren.
5. Behälter von der Waage nehmen und **nie auf der Waage** mit dem Wägegut **befüllen**.
6. Behälter mit dem Wägegut auflegen.



Weiteres

Nach abgeschlossener Arbeit wird die Waage **ausgeschaltet** und vorsichtig **abgedeckt**.

Der Arbeitsplatz wird **sauber** hinterlassen.

Weitere Informationen findet man in der ausliegenden Betriebsanleitung.

Änderungen der Werksvoreinstellungen und Justierungen müssen mit dem Fachbereich abgesprochen werden.